

1. Einschalten/Ausschalten

Die Taste „ON/OFF“ kurz drücken. Die Anzeige zeigt „000000“ bis „999999“, dann die anliegende Spannung „6.00“ an. Dann zeigt sie „0,0 g“ an. Die Waage ist bereit.

Hinweis:

Die präzisesten Ergebnisse liefert die Waage nach einer Aufwärmzeit von 15 min.

Zum Ausschalten der Waage die Taste „ON / OFF“ ca. 2 – 3 Sek. drücken.

2. Kalibriermodus

Die Waage einschalten. Die Taste „MODE“ vier Sekunden lang drücken, um den Kalibriermodus aufzurufen.

Im Display erscheint „20000 WEI“. Nun ein **2-kg-Normgewicht** auf die Waage stellen und den Kalibrierungsvorgang abwarten, bis im Display kurz „PASS“, dann „2000.0 g“ erscheint.

ACHTUNG:

Wenn der Kalibriermodus versehentlich aufgerufen wird und eine Kalibrierung nicht stattfindet, verstellt sich die Waage und wird so unbrauchbar. In diesem Fall muss die Waage neu kalibriert werden, um wieder korrekte Ergebnisse zu liefern.

3. Zählmodus

Im Zählmodus kann die Grundeinheit in 10er-Schritten eingestellt werden – je nach benötigter Grundzählmenge.

Vorgehensweise:

Die Waage einschalten. Das Wiegegut in entsprechender Anzahl auf die Waage legen (z.B. 10 Stück Retentionsscheiben). Die Taste „PCS“ drücken. Im Display werden „10 PCS“ angezeigt. Nun zur Bestätigung die Taste „ON/OFF“ kurz drücken.

Die Waage ist nun auf 10 Scheiben eingestellt.

Wird eine andere Grundzählmenge (z.B. 30) benötigt, wie vorher beschrieben vorgehen und 30 Teile auflegen. Dann die Taste „PCS“ mehrfach drücken bis „30“ im Display erscheint – und mit der Taste „ON/OFF“ die Menge kurz bestätigen.

4. Tarafunktion

Gefäß wiegen und die Taste „TARE“ drücken. Das Gewicht wird auf „0“ eingestellt.